


アクアテックの新型バルブ RV-001シリーズ用
モータコントローラー [RE-V100] 製品仕様

品名	Valve用 DC モーターコントローラー
機種名	RE-V100
適用Valve	RV-001シリーズ
駆動電圧	DC 3.0V
入力電圧	RE-V100 DC 5V 1A (AC - DC アダプター: AC100 - 240V 50/59Hz : 付属品)

RE-V100: サイズ: 100 × 93 × 49mm

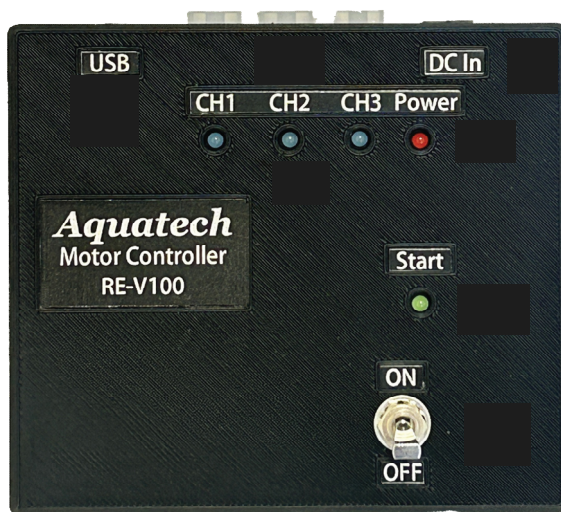

USB接続端子 (USB A - micro B: 付属品)

Valve接続端子 (Ch ~)

DC - IN接続端子 (AC - DC アダプター: 付属品)

Valve - Ch ~ のOpen表示LED (青色)

Power - LED (赤色)


Start - LED (緑色)

Start - On/Off スイッチ

付属品	RE-V100: ・Type A - micro B USBケーブル ・USBメモリー (PCソフトウェア) ・AC - DC アダプター
-----	---

PROGRAM

各種設定による最大3台のPROGRAM動作が可能。

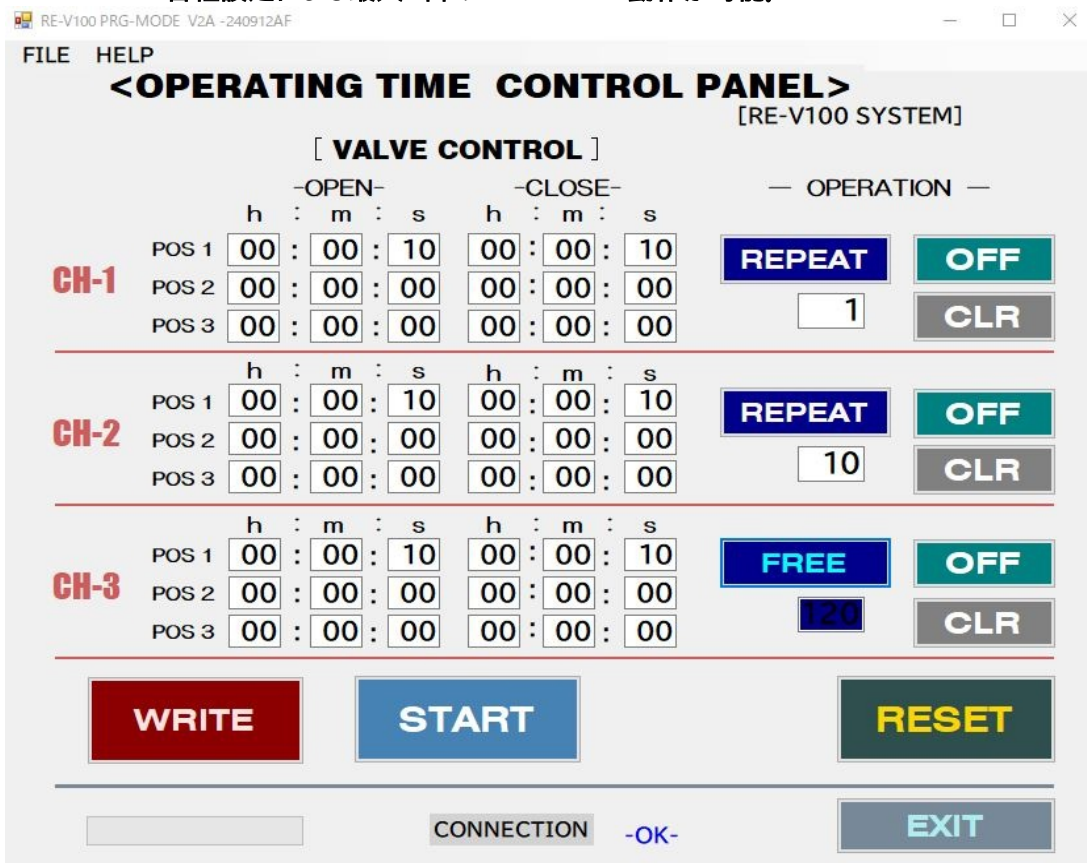

< PROGRAM設定 >

Valve CH-1~3	各POS1~3の指定が可能
OPEN 時間	OPEN時間を設定をする * 00h00m01s~99h59m59sまで設定可能
CLOSE時間	CLOSE時間を設定をする * 00h00m01s~99h59m59sまで設定可能
REPEAT	* 設定テーブルPOS1~POS3のREPEAT回数を指定する 1~99回のREPEAT回数を指定入力する(初期値は「1」)
FREE	* クリックして「FREE」を指定すると無限に動作繰り返す
CLR	CH単位のPROGRAMの「クリアー」指定
ON/OFF	各CH1-3単位で動作の「ON」(赤) / 「OFF」(緑) 指定
RESET	PROGRAM内容の全てを「クリアー」指定
WRITE	「PROGRAM」内容を本体のROM(メモリー)へ書き込む * 本体のSTART-SWは必ず「OFF」位置で「WRITE」クリック * 書き込んでいる間は「WAIT」& 進行表示バー
START	PCにて「USB接続した状態」で「START」/「STOP」動作指示 * PCを切り離して本体の「Start-SW」でも動作が可能です。
SAVE/OPEN	「SAVE」 プログラムした内容を保存できます。(任意のファイル名) 「OPEN」 保存されているプログラムを呼び出します。 * プログラムを呼び出したら、プログラム内容を「WRITE」キーをクリックして本体に書き込んで下さい。
EXIT	PCとの接続を解除する
HELP	マニュアルの呼出